

POSTUP VÁŽENÍ NA ANALYTICKÝCH VAHÁCH

1. Vypočítá se požadované množství navažované látky.
2. **Suchýma, čistýma** rukama se opatrně položí **suchá, čistá** navažovací lodička na misku analytických vah. Váhy se uzavřou! Po ustálení číselné hodnoty se váhy po stisknutí tlačítka **T** vytárují.
3. Vytárovaná lodička se přenese na **čistou misku předvážek** (miska předvážek bez jakýchkoliv nečistot a krystalů!).
4. **Suchou, čistou lžičkou** se nasype do zadní části navažovací lodičky požadované množství navažované látky. Nepříjemné je výrazné překročení požadované navážky – pak je třeba lžičkou opatrně odebrat tento výrazný přebytek (**tento úkon je povolen jen u předvážek !!!**).
5. Obsluha se **posadí** k analytickým vahám a opatrně přenese navažovací lodičku z předvážek na misku analytických vah. Je třeba se vyvarovat pokládání lodičky kamkoliv mimo misku vah!
6. Uzavřou se dvířka vah a po dokonalém ustálení (obsluha sedí!) se odečte a запиše navažovaná hmotnost do pracovního zapisníku.
7. Navážka se opatrně přenese do laboratoře k dalšímu pracovnímu postupu.